
携帯型呼吸アンプ / Polyam-RESP-BF

■呼吸曲線を簡単に計測!■



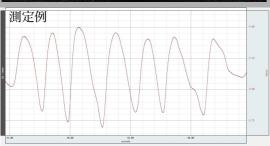


『概要』

携帯型呼吸アンプ Polyam-RESP-BF

呼吸曲線を計測するための携帯型呼吸アンプです。 呼吸のタイミングや呼吸数の測定などにご利用い ただけます。

モデル	携帯型呼吸アンプ Poliam-RESP-BF
サイズ	W55×H90×D27 (mm)
重量	80g(130g乾電池含む)
出力電圧	±1.5V
電池	単3×1個
出力端子	3.5mmイヤホンジャック
LFF	TC=0.3、1.0、3.0(S)より選択
HFF	5(Hz)
感度	1 or 5倍を選択

呼吸ピックアップ 45360mll

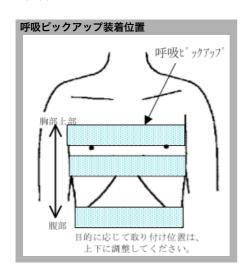

呼吸ピックアップは呼吸曲線を計測するためのセンサです。 取り付け位置は胸部から腹部まで、目的に応じて取付けてく

通常の呼吸曲線は、トップバストもしくは少し上側に巻き付 けます。巻き付ける際のセンサバンドのテンションは、少し 張りがある程度にします。張りが弱すぎても強すぎても呼吸 曲線の振幅が小さくなるので、装着には気を配り、再現性よ く波形が測定出来る状態を実験前に試行しておいてください。



※このカタログは2013年11月1日現在のものです。 ※記載商品の仕様は改善のため予告無く変更される事があります。 ※この製品は実験研究用機器です。



バイオフィールド株式会社

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-18 エクラート江坂ビル3F

TEL: 06-7878-6569 FAX: 06-7878-6530

E-mail: info@biofield.co.jp http://www.biofield.co.jp