

呼吸アダプタ / MaP1978RAD-BF

BIOFIELD, Inc.


呼吸曲線を測定するためのアダプタです。お手持ちの生体アンプに接続してご使用いただけます。

	モデル	MaP1978RAD-BF 呼吸アダプタ
	サイズ	W36×H11×D53 (mm)
	重量	26g
	コード	15cm DINプラグ1.6Ø×2個
	電池	CR2032×1個(3V)
	消費電力	6μW (使用期間：約5年)
	※下記は動作確認済モデル	
	45360mII	呼吸ピックアップ
	SPR102	呼吸センサ (※呼吸センサは感度が低いのでS/Nが悪くなりますので、ご利用前にご確認ください。)

呼吸アダプタ MaP1978RAD-BF

『概要』

抵抗変化を利用した呼吸ピックアップを接続して、電圧出力するためのアダプターです。
5～50(KΩ)前後の抵抗変化を1～数mVの電圧に変換します。
汎用アンプに接続 (DIN端子) することで呼吸曲線の測定が行えます。

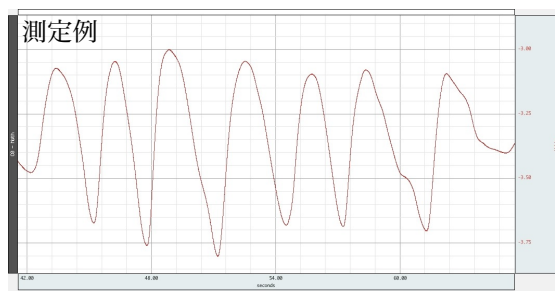

■オプション品

呼吸ピックアップ 45360mII (呼吸アダプタ MaP1978RAD-BFに接続して呼吸計測が行えます)



呼吸ピックアップは呼吸曲線を計測するためのセンサです。取り付け位置は胸部から腹部まで、目的に応じて取付けてください。
通常の呼吸曲線は、トップバストもしくは少し上側に巻き付けます。巻き付ける際のセンサバンドのテンションは、少し張りがある程度にします。張りが弱すぎても強すぎても呼吸曲線の振幅が小さくなるので、装着には気を配り、再現性よく波形が測定出来る状態を実験前に試行しておいてください。

※このカタログは2013年11月1日現在のものです。
※記載商品の仕様は改善のため予告無く変更される事があります。
※この製品は実験研究用機器です。



バイオフィールド株式会社

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-18 エクラート江坂ビル3F

TEL : 06-7878-6569 FAX : 06-7878-6530

E-mail: info@biofield.co.jp

http://www.biofield.co.jp